

För att ändra delning på JCL/JWL:

Tryck på M+ och starta sedan vågen.

Tryck på M+ igen så du kommer till delningen.

Ändra delning med hjälp av PRINT knappen.

Spara sedan genom att trycka på M+.

Tryck på ZERO för att komma tillbaka till vägningsläget igen.

Set Division JCL/JWL

Turn on the power while pressing key M+.

Press key M+ again, the current division is displayed.

Change the division by push the key PRINT until you see the division you want.

Press key M+ to save.

Press key ZERO to go back to weighing mode.